


Teste de Ferro Colorimétrico Faimport.

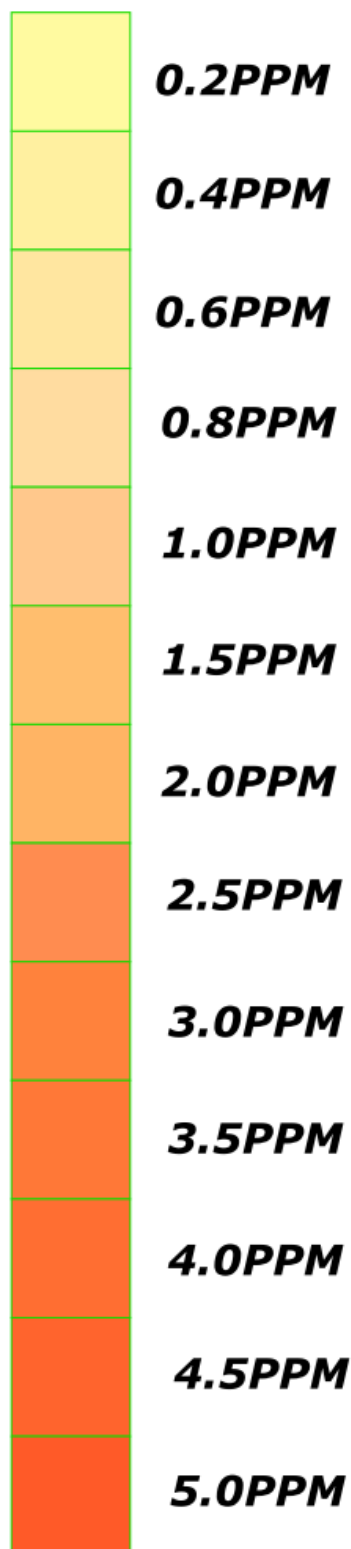

Modo de Usar:

1. Encha a Proveta até a marca.
2. Adicione gota a gota o reagente 1 até que a cor se torne levemente rósea persistente, tampe o tubo e agite.
3. Pingue 6 gotas do reagente 2, tampe o tubo e agite.
4. Pingue 6 gotas do reagente 3, tampe o tubo e agite.
5. Aguarde 5 minutos, compare a cor com a escala de cores ao lado, a cor desenvolvida corresponde a concentração de ferro em PPM.

Obs: Realize a leitura de preferência sob a luz natural.